

ОПИСАНИЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

Подлежит
публикации в
открытой печати

СОГЛАСОВАНО
за Зам. директора ВНИИР по
научной работе



М.С.Немиров
12.1991 г.

Бюretka-
dозатор
автоматическая
БА-73

Внесены в государственный
реестр средств измерений,
прошедших государственные
испытания

Регистрационный №

Выпускается по техническим условиям ТУ6-91 5Е2.960.073 ТУ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Автоматическая бюretka-дозатор (бюretka) предназначена для объемного автоматического и ручного титрования или для точного дозирования небольших заданных объемов жидкости.

Область применения бюretki - выполнение указанных выше операций в условиях химических лабораторий.

О П И С А Н И Е

Принцип действия бюretki состоит в принудительном наборе жидкости и последующем дозировании с помощью поршневой пары, управляемой программируемой микроЭВМ. Бюretka содержит четыре поршневых пары (дозирующих устройств или шприцов), на бюretке можно установить любые три шприца из четырех. Управление (изменение режима) бюretкой осуществляется с помощью мембранный клавиатуры, расположенной на передней панели бюretки. Наблюдение производится по шестиразрядному табло и светодиодам, также расположенных на передней панели. Модификации бюretка БА-73 не имеет.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дозирующие устройства (шприцы):	35, 10, 5 и 1 мл
Диапазон дозирования соответственно:	от 3,5 до 35 мл; от 2 до 10 мл; от 1 до 5 мл; от 0,15 до 1 мл.
Относительная погрешность в каждом диапазоне дозирования, %	± 0,25
Время дозирования максимального объема шприца, с, не более	100
Средняя наработка на отказ, ч	10000
Средний срок службы, лет	6
Напряжение питания, В	220 ⁺²² ₋₃₃
Частота переменного тока, Гц	50 ± 1
Потребляемая мощность, ВА, не более	35
Габаритные размеры, мм, не более	310 x 250 x 340
Масса, кг, не более	9,5

ЗНАК ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

Знак Государственного реестра по ГОСТ 8.383-80 наносится на каждом приборе на фирменной планке фотохимическим способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят: автоматическая бюретка-дозатор БА-73; комплект инструмента и принадлежностей; комплект ЗИП; техническое описание и инструкция по эксплуатации; паспорт; "Инструкция. ГСИ. Бюретка-дозатор автоматическая БА-73. Методика поверки".

ПОВЕРКА

Проверка бюретки осуществляется согласно "Инструкции ГСИ.Бюретка-дозатор автоматическая БА-73. Методика поверки". Основное оборудование, необходимое для поверки: весы лабораторные общего назначения (кл.т.2, с верхним пределом взвешивания 20 г ; 200 г ГОСТ 24104-88Е; стаканчики (бюксы) для взвешивания ГОСТ 25236-82; термометр ГОСТ 27544-87Е, манометр ГОСТ 6521-72; вольтметр ГОСТ 87II-78.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия ТУ 6-91 (5Е2.960.073ТУ).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Автоматическая бюретка-дозатор БА-73 полностью соответствует требованиям технических условий ТУ6-91 5Е2.960.073 ТУ.

Изготовитель - ДОКБА НПО "Химавтоматика"

Директор ДОКБА
НПО "Химавтоматика"


М.А. Тюров